

# AMMS<sup>®</sup> MSC 试剂盒套装 2.0 说明书

(无动物源成分)

## 一、产品介绍:

AMMS<sup>®</sup> MSC 培养基是一款标准化生产、无动物源、无血清的培养基，用于培养人间充质干细胞及其原代祖细胞（MSCs）。AMMS<sup>®</sup> MSC 细胞培养试剂盒支持 MSCs 的长时间生长并且能够保持其多能分化潜能。

## 二、产品组成: AMMS<sup>®</sup> MSC 试剂盒套装 2.0 (货号: AS-13)

套装内容	货号	规格	数量	保存条件	有效期
AMMS <sup>®</sup> MSC添加物2.0	AS13-1	25mL	1瓶	-20~-80℃	18个月
AMMS <sup>®</sup> MSC基础培养基	AS09-2	500mL	1瓶	2-8℃	18个月

## 三、产品特点:

- 适用于原代和传代培养不同来源的人间充质干细胞;
- 保持人 MSC 快速扩增的同时, 维持其表型及多向分化特性;
- 基础培养基配方优化, 后续培养无需添加谷氨酰胺;
- 超低内毒素, 小于 0.25 EU/mL;
- 无血清培养基和添加物均无动物源成分、不含抗生素;
- ISO 9001、ISO 13485 质量管理体系认证;
- GMP 制药级生产环境, 批次稳定性高。

## 四、使用说明: MSC 完全培养基的配制

1、2-8℃过夜融化 AMMS<sup>®</sup> MSC 添加物 2.0, 彻底摇匀。

**注意:** \* 融化后立即使用或分装储存于-20℃, 避免反复冻融。

2、将 25mL AMMS<sup>®</sup> MSC 添加物 2.0 加到 500mL AMMS<sup>®</sup> MSC 基础培养基中, 彻底混匀。

生产企业: 北京同立海源生物科技有限公司

客服电话: 010-88681766

地 址: 北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N 座 821 室

网 址: www.seafrom.com



企业官方网站



企业官网公众