

# AMMS<sup>®</sup> MSC 试剂盒套装 2.0 说明书

## (无异种动物源成分)

说明书编号: DS-Kit-AS13-A/0

### 产品名称

通用名称: AMMS<sup>®</sup>MSC 试剂盒套装 2.0英文名称: AMMS<sup>®</sup>MSC Cell Culture Kit 2.0

### 产品信息

套装货号: AS-13

套装组成:

套装内容	货号	规格	数量	保存条件	产品性状	效期
AMMS <sup>®</sup> MSC 添加物 2.0	AS13-1	25mL	1 瓶	-20°C	液体	18 个月
AMMS <sup>®</sup> MSC 基础培养基	AS09-2	500mL	1 瓶	2-8°C	液体	18 个月

### 产品描述

AMMS<sup>®</sup> MSC 培养基是一款标准化生产、无异种动物源、无血清的培养基,用于培养人间充质干细胞及其原代祖细胞(MSCs)。AMMS<sup>®</sup> MSC 细胞培养试剂盒支持 MSCs 的长时间生长并且能够保持其多能分化潜能。

#### 产品特点:

1. 适用于原代和传代培养不同来源的人间充质干细胞;
2. 保持人 MSC 快速扩增的同时,维持其表型及多向分化特性;
3. 完全培养基内毒素小于 0.25 EU/mL;
4. 无血清培养基和添加物均无异种动物源成分、无抗生素;
5. 培养基中含谷氨酰胺,培养过程无需再添加谷氨酰胺。

### 使用说明

#### MSC 完全培养基的配制

1. AMMS<sup>®</sup> MSC 添加物 2.0 融化后彻底摇匀,直接使用或分装储存于-20°C,避免反复冻融;
2. 将 25mL AMMS<sup>®</sup> MSC 添加物 2.0 加到 500mL AMMS<sup>®</sup> MSC 基础培养基中,彻底混匀;
3. 配置的完全培养基建议在一周内用完。